

Guía del usuario para el modelo 3510

1. Conecte las sondas de pH y CAT. Conecte la unidad de alimentación.
2. Seleccione 'Setup'. Introduzca los parámetros de configuración cuando se requieran. (Use la tecla **enter** para confirmar los ajustes y continúe con la siguiente opción. Use la tecla ESC para salir de la configuración.
3. Pulse la tecla CAL. Sumerja las sondas de pH y CAT en la primera solución tampón y agite.
4. Pulse la tecla CAL cuando la lectura sea estable, repita lo mismo con el resto de soluciones tampón.
5. Sumerja las sondas de pH y CAT en la solución desconocida y agite.
6. Lea el pH de la solución desconocida.
7. Use la tecla STO para guardar los resultados.
8. Seleccione 'Results' para revisar las lecturas almacenadas.
9. Use las teclas **up** o **down** para alternar entre los modos de visualización de pH y milivolt.

