



MASTERFLEX® I/P®

Manuale per l'uso:

AZIONAMENTI DI POMPA MODULARI I/P®

Modello N.

07594-00

07594-10

© 2019 Cole-Parmer Instrument Company. Tutti i diritti riservati.

Masterflex – Reg TM Cole-Parmer Instrument Company.

I marchi di fabbrica contrassegnati dal simbolo ® in questa pubblicazione sono depositati negli Stati Uniti e in altri paesi.

POMPA PER LIQUIDI

MISURE CAUTELATIVE



PERICOLO: sono presenti e accessibili alte tensioni. Procedere con estrema cautela nell'eseguire interventi di manutenzione dei componenti interni.

scollegare l'alimentazione dalla pompa prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia.



AVVERTENZA: scollegare l'alimentazione dalla pompa prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione.



AVVERTENZE: se un tubo si rompe, fluido può spruzzare dalla pompa. Adottare le misure idonee per proteggere l'operatore e l'apparecchiatura.

Spegnere l'azionamento prima di rimuovere o installare i tubi. Dita o indumenti sciolti possono impigliarsi nel meccanismo dell'azionamento.



ATTENZIONE: per evitare di danneggiare l'azionamento, scollegare l'alimentazione prima di collegare il cavo del telecomando esterno.

non contaminare con materiale estraneo il lubrificante nel contenitore, sull'albero o sul sigillo. La mancata osservanza di questa precauzione può causare danni al sigillo e guasto prematuro dello stesso.

non lasciare che materiale estraneo penetri sotto la guarnizione sul retro della piastra frontale o sotto le teste delle viti. La mancata osservanza di questa precauzione può causare fuoriuscita durante il lavaggio dell'azionamento.



ATTENZIONE: per evitare scosse elettriche, collegare il conduttore di terra protettivo del cavo di alimentazione alla terra. Non per l'uso in luoghi bagnati come definito dalla norma EN61010-1.



ATTENZIONE: tenere le dita lontano dal rotore quando la pompa è in funzione. Bloccare la pompa prima di installare o rimuovere il tubo.

Spiegazione dei simboli



ATTENZIONE: pericolo. Per la natura del pericolo e relative misure correttive, si rimanda al manuale per l'uso.



ATTENZIONE: rischio di schiacciamento. Tenere le dita lontano dal rotore quando la pompa è in funzione. Bloccare la pompa prima di installare o rimuovere il tubo.



ATTENZIONE: superficie molto calda. Non toccare.



ATTENZIONE: rischio di scossa elettrica. Per la natura del pericolo e relative misure correttive, si rimanda al manuale per l'uso.

AVVERTENZA: restrizioni sull'uso del prodotto



Questo prodotto non è stato progettato e non è previsto per l'uso in applicazioni collegate a pazienti; ivi incluso, ma non limitatamente, uso medico e odontoiatrico, e di conseguenza non è stato sottoposto all'approvazione dell'FDA (Food and Drug Administration, agenzia statunitense per la regolamentazione degli alimenti e dei medicinali).

Questo prodotto non è stato progettato e non è previsto per l'uso in aree a rischio come definito dalla ATEX o dal NEC (Codice elettrico nazionale); fra cui, a titolo esclusivamente esemplificativo e non limitativo, l'uso con liquidi infiammabili. Rivolgersi alla fabbrica per prodotti idonei a questo tipo di applicazioni.

Indice

	Pagina
Sezione 1	
INTRODUZIONE	1-1
Soluzioni applicative	1-1
Descrizione generale	1-2
Sezione 2	
INSTALLAZIONE E MESSA A PUNTO	2-1
Prima di avviare l'azionamento	2-1
Montaggio della testa pompante	2-1
Sezione 3	
USO	3-1
Accensione dell'azionamento	3-1
Quadro di comando	3-2
Adescamento della pompa	3-2
Menu principale	3-3
Taratura dei tubi	3-4
Menu Impostazione	3-6
Schermata Modalità continua	3-7
Uso della Modalità continua	3-8
Schermata Modalità Distribuzione tempo	3-9
Uso della Modalità Distribuzione tempo	3-10
Schermata Modalità Distribuzione copia	3-12
Uso della Modalità Distribuzione copia	3-13
Schermata Impostazioni COPIA	3-15
Uso delle Impostazioni COPIA	3-16
Schermata Modalità Distribuzione volume	3-17
Uso della Modalità Distribuzione volume	3-18
Menu Controllo remoto	3-20
Configurazione DB-25 Pin con Schema di cablaggio	3-23
Configurazione 31 Pin con Schema di cablaggio	3-24
Ingressi e uscite del telecomando	3-25
Uscite del collettore aperto	3-26
Contatti motore in funzione	3-26
Funzione anti-goccia	3-27
Sezione 4	
MANUTENZIONE	4-1
Parti di ricambio e accessori	4-1
Sostituzione dei fusibili	4-2
Pulizia	4-2

Indice (segue)

	Pagina
Sezione 5 DIAGNOSTICA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	5-1
Tabella della diagnostica e risoluzione dei problemi	5-1
Definizione degli errori	5-2
Sezione 6 ACCESSORI	6-1
Sezione 7 SPECIFICHE TECNICHE	7-1
Sezione 8 GARANZIA, RESTITUZIONE DEL PRODOTTO e ASSISTENZA TECNICA ...	8-1
Garanzia	8-1
Restituzione del prodotto	8-2
Assistenza tecnica	8-2

Figure

	Pagina
Quadro di comando	3-2
Schermata Modalità continua	3-7
Uso della Modalità continua	3-8
Schermata Modalità Distribuzione tempo	3-9
Uso della Modalità Distribuzione tempo	3-10
Schermata Modalità Distribuzione copia	3-12
Uso della Modalità Distribuzione copia	3-13
Schermata Impostazioni Copia	3-15
Uso delle Impostazioni Copia	3-16
Schermata Modalità Distribuzione volume	3-17
Uso della Modalità Distribuzione volume	3-18
Schermata Menu Controllo remoto	3-20
Configurazione DB-25 Pin	3-23
Configurazione 31 Pin	3-24
Terminazione delle uscite del collettore aperto a un PLC (Controllore a logica programmabile)	3-26
Schermata Anti-goccia	3-27
Schermata Gradi Anti-goccia	3-27
Sostituzione dei fusibili	4-2

Tabelle

	Pagina
Riempimento Taratura – Volume in Litri	3-5
Uso della Modalità continua	3-22
Uso della Modalità Distribuzione	3-22

Sezione 1 Introduzione

L'azionamento digitale controlla la velocità delle teste pompanti I/P MASTERFLEX® in modo da fornire indici di flusso da 0,001 a 19 L/min.

Si possono montare fino a 2 teste pompanti I/P EASY-LOAD o Standard MASTERFLEX o 1 testa pompante I/P High-Performance MASTERFLEX.

Soluzioni applicative

Vantaggi delle pompe peristaltiche:

- Gestiscono liquami abrasivi e fluidi corrosivi con usura minima. Ideali per applicazioni ausiliari con filtro di biossido di titanio o farina fossile.
- Non vi sono sigilli a contatto con il terreno pompato.
- Nessuna valvola che possa ostruirsi.
- Le superfici interne sono lisce e facili da pulire.
- Il fluido entra in contatto solamente con il tubo o il materiale del tubo.
- Sollevamento di suzione e adescamento di un massimo di una colonna d'acqua di 8 m sul livello del mare.
- Basso taglio per gestire i fluidi più sensibili al taglio come lattice o schiuma antincendio.
- In grado di funzionare asciutte e di pompare fluidi con alte quantità di aria intrappolata, come sapone di liquame nero.
- L'alta efficienza volumetrica ne consente l'uso in applicazioni di misurazione o dosaggio quando è necessario un alto livello di accuratezza.
- In grado di pompare fluidi estremamente viscosi.
- I tubi e i materiali dei tubi disponibili sono idonei per l'uso nel settore alimentare e farmaceutico.

Descrizione generale

Gli azionamenti delle pompe modulari I/P MASTERFLEX offrono capacità per indici di flusso da 0,001 a 19 L/min usando le teste pompanti Standard, EASY-LOAD® o High-Performance I/P MASTERFLEX.

La pompa digitale MASTERFLEX fornisce una ripetibilità della velocità del motore dello 0,1 per cento in modo da aumentare al massimo la produttività nel dosaggio di precisione di liquidi, distribuzione di batch e applicazioni di riempimento. Un turndown ratio (indice di flusso max/indice di flusso min) di un massimo di 6500/1, capacità di flusso bidirezionale e autoadescamento consentono un funzionamento uniforme, senza interruzioni e un range di flussi estremamente ampio con una dimensione di tubo unica.

Oltre ad un'alta accuratezza, precisione, ripetibilità e risoluzione della velocità (o indice di flusso), l'azionamento MASTERFLEX dispone di un'interfaccia uomo/macchina intuitiva, in diverse lingue con un display LCD grafico di quattro righe che consente la visualizzazione diretta della velocità della pompa (rpm), indice di flusso (unità selezionabili dall'utente), numero di distribuzioni, e opzioni di menu.

Il tastierino facile da usare elimina il superamento dei setpoint e consente la facile navigazione fra le opzioni di menu che includono un numero di funzioni di programmazione a video.

Questi azionamenti senza spazzole, che non richiedono manutenzione, dispongono di componenti elettronici per la diagnostica e il controllo incorporati nell'alloggiamento del motore per migliorare l'affidabilità. Grazie a tutto ciò, all'alto turndown, eccezionale accuratezza e interfaccia intuitiva, gli azionamenti MASTERFLEX sono ideali quando è necessario un controllo del flusso estremamente preciso e ripetibile. La pompa può essere usata con svariati volumi di riempimento di prodotto e profili di distribuzione di batch, e il fluido entra in contatto esclusivamente con i tubi, eliminando il rischio di contaminazione del pompaggio.

Le pompe MASTERFLEX eseguono automaticamente l'adescamento, possono funzionare asciutte senza danneggiarsi, sono adatte per la maggior parte delle sostanze chimiche e non contengono valvole o sigilli. Fare riferimento alle *Guide per la testa pompante e il tubo* in questo all'interno di questa unità flash o sul Web.

Sezione 2 Installazione e Messa a punto

Prima di avviare l'azionamento

- L'azionamento deve essere montato su una superficie orizzontale piatta, con un massimo di due (2) teste pompanti.
- La temperatura ambiente dell'aria non deve superare 40° C e deve essere disponibile un flusso d'aria adeguato.
- Il tubo deve essere pulito ed instradato in modo che i raggi di curvatura siano almeno il quadruplo del diametro del tubo e il più corti possibile.



AVVERTENZA: spegnere l'azionamento prima di rimuovere o installare i tubi. Dita o indumenti sciolti possono impigliarsi nel meccanismo dell'azionamento.

- Usare tubi del diametro idoneo per la portata e la viscosità del flusso richieste.
- Per mantenere la migliore accuratezza delle portate, tarare i tubi regolarmente. Fare riferimento alla *Sezione Taratura dei tubi* di questo manuale.
- Fare riferimento alla *Guida per la selezione* dei tubi di questo all'interno di questa unità flash o sul Web per la selezione e compatibilità dei tubi.
- Fare riferimento alle schede della *Testa pompante* di questo all'interno di questa unità flash o sul Web per informazioni sulle teste pompanti.
- Prima di effettuare interventi di pulizia o manutenzione, scollegare l'alimentazione dall'azionamento.



PERICOLO: sono presenti e accessibili alte tensioni. Procedere con estrema cautela nell'eseguire interventi di manutenzione dei componenti interni.

Montaggio della testa pompante

Montare la testa pompante e installare in tubo (fare riferimento alle schede della Testa pompante di questo all'interno di questa unità flash o sul Web). Assicurarsi che i rulli siano puliti e privi di difetti.

Sezione 3 Uso

Accensione dell'azionamento

1. Inserire il cavo di alimentazione nel connettore IEC, che si trova sul retro dell'azionamento da banco o la prolunga del cavo IEC sugli azionamenti da lavaggio. Inserire l'altro capo del cavo di alimentazione in una presa elettrica.
2. Attivare l'interruttore della corrente posto sul retro dell'azionamento.
3. Quando si accende l'azionamento per la prima volta, appare una richiesta di selezione della lingua. La lingua selezionata sarà impostata come lingua predefinita ma può essere modificata in qualsiasi momento selezionando "LINGUA" nel menu principale.
4. Una volta selezionata la lingua, lo schermo LCD visualizza il Menu principale. (**NOTA:** in seguito, ogni volta che si riavvia il sistema appare la schermata della modalità previamente in uso).
5. Se si cambia inavvertitamente lingua e si desidera reimpostarla sulla lingua predefinita (Inglese), mantenere premuti i tasti SU/GIÙ (▲/▼) all'accensione.
6. Per ripristinare le impostazioni predefinite dell'azionamento, mantenere premuti i tasti SINISTRA/DESTRA (◀/▶) all'accensione.



ATTENZIONE: per evitare scosse elettriche, collegare il conduttore di terra protettivo del cavo di alimentazione alla terra. Non per l'uso in luoghi bagnati come definito dalla norma EN61010-1.



ATTENZIONE: per evitare di danneggiare l'azionamento, scollegare l'alimentazione prima di collegare il cavo del telecomando esterno.







AVVERTENZA: se un tubo si rompe, fluido può spruzzare dalla pompa. Adottare le misure idonee per proteggere l'operatore e l'apparecchiatura.


Quadro di comando



Figura 3-1. Quadro di comando

- Per la navigazione in tutti i menu dell'azionamento usare il tastierino direzionale  direttamente a destra dello schermo LCD.
- Il tasto  (INVIO) posto al centro del tastierino direzionale viene usato per immettere o selezionare un campo o un'opzione evidenziata. Questo tasto viene spesso chiamato tasto INVIO in questo manuale.
- Il tasto  (AVVIO/ARRESTO) posto in alto a destra del quadro di comando viene usato per avviare e mettere in pausa l'azionamento. Questo tasto funziona solamente in una delle quattro modalità seguenti: Continua, Distribuzione tempo, Distribuzione copia o Distribuzione volume. Questo tasto viene spesso chiamato **tasto AVVIO/ARRESTO** in questo manuale.
- Il tasto  (ADESCAMENTO) posto in fondo a destra del quadro di comando viene usato per accedere alla funzione di adescamento (avanti veloce). Quando viene premuto, questo tasto attiva l'azionamento all'indice di flusso /velocità massimi consentiti e nella direzione indicata nello schermo. Una volta lasciato andare il tasto, l'azionamento ritorna alla velocità o indice di flusso originale.

Adescamento della pompa

1. Installare la testa pompante sull'azionamento.
2. Inserire il tubo appropriato nella testa pompante.
3. Inserire l'ingresso del tubo nel fluido da erogare.
4. Inserire l'uscita del fluido da erogare nel contenitore desiderato.
5. Accendere la pompa usando l'interruttore posto sul retro dell'azionamento.
6. Mantenere premuto il tasto ADESCAMENTO  sulla console dell'azionamento per effettuare l'adescamento della pompa. L'adescamento s'interrompe quando si lascia andare il tasto.



ATTENZIONE: tenere le dita lontano dal rotore quando la pompa è in funzione. Bloccare la pompa prima di installare o rimuovere il tubo.

Menu principale

MODALITÀ CONTINUA fare riferimento alla sezione *Modalità continua* in questo manuale.

MODALITÀ DISTRIBUZIONE TEMPO fare riferimento alla sezione *Modalità Distribuzione tempo* in questo manuale.

MODALITÀ DISTRIBUZIONE COPIA fare riferimento alla sezione *Modalità Distribuzione copia* in questo manuale.

MODALITÀ DISTRIBUZIONE VOLUME fare riferimento alla sezione *Modalità Distribuzione volume* in questo manuale.

MODALITÀ CONTROLLO REMOTO fare riferimento alla sezione *Modalità Controllo remoto* in questo manuale.

VOLUME ACCUM.: l'azionamento memorizza e visualizza il volume accumulativo in unità basate sulle unità dell'indice di flusso (fare riferimento a *MENU IMPOSTAZIONE* in questa sezione). Il volume accumulativo può anche essere riazzerato.

NOTA: il volume accumulativo dipende dalle dimensioni dei tubi selezionate. (Fare riferimento a *IMPOSTAZIONE MENU* in questa sezione.)

SEGNALI ACUSTICI: è possibile abilitare un segnale acustico (bip) ad indicare quando si preme il tastierino, la fine di una distribuzione e/o la fine di un batch.

AVVIO AUTOMATICO: come impostazione predefinita, l'azionamento non si riavvia automaticamente quando si collega l'alimentazione. Per abilitare questa funzione, selezionare **AVVIO AUTOMATICO** e quindi **ON**. In questo modo, l'azionamento si riavvia quando viene riapplicata l'alimentazione.

CONTRASTO DISPLAY: questo schermo può essere regolato usando le frecce **SU/GIÙ** (▲/▼) una volta selezionata questa voce di menu.



LINGUA: una volta selezionato questo menu, l'utente può scegliere una delle sette lingue disponibili.

NOTA: se si cambia inavvertitamente lingua e si desidera reimpostarla sulla lingua predefinita (Inglese), mantenere premuti i tasti **SU/GIÙ** (▲/▼) all'accensione.

IMPOSTAZ. STANDARD: quando si seleziona questa voce di menu e si preme il tasto **INVIO**, vengono ripristinate le impostazioni predefinite. Per ripristinare le impostazioni predefinite dell'azionamento, mantenere premuti i tasti **SINISTRA/DESTRA** (◀/▶) all'accensione.

Taratura dei tubi

1. Installare la testa pompante sull'azionamento.
2. Inserire il tubo appropriato nella testa pompante.
3. Inserire l'ingresso del tubo nel fluido da erogare.
4. Inserire l'uscita del fluido nel contenitore desiderato. Il contenitore deve essere graduato o è possibile usare un contenitore posto su una bilancia per ottenere una maggiore accuratezza.

Se si usa una bilancia, una conversione accettabile peso - volume per l'acqua è 1 grammo = 1 mL.
5. Accendere l'azionamento usando l'interruttore posto sul retro dell'azionamento.
6. Passare al Menu principale o al Menu Impostazione modalità selezionando l'icona IMPOSTAZIONE  e premendo il tasto INVIO. Usare i tasti SU e GIÙ per evidenziare TARATURA TUBI nel Menu principale o Impostazione e premere il tasto INVIO.
7. Impostare l'azionamento sui valori desiderati per direzione di flusso, dimensione dei tubi e indice di flusso. Si noti che queste impostazioni vengono mantenute e trasferite ad altre schermate di modalità quando si passa alla o si esce dalla schermata TARATURA TUBI.
 - La direzione del flusso viene impostata usando il tastierino direzionale per evidenziare la freccia direzionale. Premendo INVIO si cambia la freccia da senso orario a senso antiorario e viceversa.
 - Le dimensioni dei tubi sono impostate usando il tastierino direzionale per evidenziare il campo delle dimensioni dei tubi. Premere INVIO e usare i tasti SU/GIÙ per selezionare le dimensioni dei tubi. Premere INVIO per SALVARE la selezione e ritornare alla schermata TARATURA TUBI.
 - L'indice di flusso stimato viene impostato usando il tastierino direzionale per evidenziare il campo dell'indice di flusso. Premere INVIO e usare i tasti SINISTRA/DESTRA per selezionare il numero da cambiare. Usare i tasti SU/GIÙ per regolare il valore dell'indice di flusso. Premere INVIO per SALVARE l'impostazione e USCIRE dal campo usando i tasti a freccia. L'azionamento regola questo indice di flusso una volta completata la taratura.
 - Si noti che il volume della taratura è fisso e non può essere modificato.
8. Mantenere premuto il tasto ADESCAMENTO  sulla console dell'azionamento per effettuare l'adescamento della pompa. L'adescamento s'interrompe quando si lascia andare il tasto.
9. Collocare un contenitore di misurazione in corrispondenza dell'uscita della pompa. Evidenziare il campo AVVIO e premere il tasto INVIO. L'azionamento funziona in base al volume predefinito all'indice di flusso stimato selezionato.

Taratura dei tubi (segue)

10. Una volta completata la sequenza di taratura, viene evidenziato il campo VOLUME TAR. Premere il tasto INVIO e regolare il VOLUME TAR sulla quantità misurata. Usare i tasti SINISTRA/DESTRA per selezionare il numero da cambiare, usare i tasti SU/GIÙ per regolare il valore e premere INVIO per SALVARE l'impostazione ed USCIRE dal campo.

Dovrebbe ora essere visualizzata una "c" minuscola quando si seleziona la dimensione del tubo tarato. Le unità del volume dipendono dalle unità dell'indice di flusso: mL/min generano unità di volume di mL; oz/min generano unità di volume di oz (once).

Note sulla taratura dei tubi

- Se l'azionamento viene bloccato durante la taratura, svuotare il contenitore e riavviare la procedura.
- Il tempo di taratura all'indice di flusso massimo consentito (indice di flusso max predefinito) è di 5-10 secondi e all'indice di flusso minimo consentito (circa 4% dell'indice di flusso massimo) è di 4 minuti. Selezionare la dimensione di tubo PERS per altre dimensioni di tubo o indici di flusso inferiori.
- Gli indici di flusso minimo e massimo cambiano dopo la taratura del tubo in seguito al ricalcolo del vol/giri.
- I risultati migliori possono essere ottenuti più facilmente dopo l'uso iniziale del tubo, mantenendo la pompa in funzione per almeno 10 minuti. Si possono ripetere le operazioni ai punti 8-10 come necessario per ottenere la migliore accuratezza della taratura del tubo.

FORMULA DELL'INTERVALLO DELLA SEQUENZA DI TARATURA

$$60 / (\text{indice di flusso [L/min]} / \text{volume taratura [L]}) = \text{tempo della sequenza di taratura (secondi)}$$


FORMULA DEL TEMPO DELLA SEQUENZA DI TARATURA

- dimensione di tubo 89 range indice di flusso di 0,02 – 17,0 L/min
- con un indice di flusso di 17 L/min, il calcolo del tempo della sequenza di taratura è il seguente: $60 / (17 / 5,25 \text{ L/min}) = 18,5$ secondi

Tabella 3-1. Riempimento Taratura – Volume In Litri

DIMENSIONI TUBO	26	73	82	70	88	89	SU SPECIFICA DEL CLIENTE
VOLUME APPROSSIMATIVO	1,25	2,5	4	2,5	4	5,25	200 GIRI

Menu Impostazione

Tutte e quattro le schermate delle modalità contengono un'icona IMPOSTAZIONE  nell'angolo in alto a destra che consente il rapido accesso al menu IMPOSTAZIONE. Le esatte opzioni accessibili mediante il menu IMPOSTAZIONE dipendono dalla modalità in uso.

1. **Selezione del menu IMPOSTAZIONE:** in una qualsiasi delle quattro modalità, usare il tastierino direzionale e il tasto invio per selezionare l'icona IMPOSTAZIONE dalla schermata di uso della modalità.
2. **Navigazione nel menu IMPOSTAZIONE:** usare il tastierino direzionale e il tasto INVIO per selezionare l'impostazione desiderata.

Nel seguito vengono discusse in dettagli le caratteristiche delle impostazioni comuni a tutte le modalità. Altre impostazioni dipendono dalla modalità in uso e sono anch'esse accessibili dalla schermata di uso della modalità.

Unità di flusso: selezionare le unità di flusso che si desidera visualizzare.

Dimensione tubi: Appaiono le dimensioni e l'indice di flusso massimo. Selezionare le dimensioni dei tubi desiderati.

Indice di flusso: impostare l'indice di flusso nelle unità di flusso elencate nella parte superiore dello schermo. (**NOTA:** per cambiare le unità di flusso, vedere *Unità di flusso* più sopra). Quando tutto il campo dell'indice di flusso è evidenziato, premere INVIO. È possibile navigare fra i numeri individualmente usando le frecce SU/GIÙ; alternare fra numeri usando le frecce SINISTRA/DESTRA. Una volta selezionato un indice di flusso ottimale, premere INVIO una seconda volta per confermare.

Taratura dei tubi: cfr. *Taratura dei tubi*.

Direzione pompa: selezionare la direzione del flusso della pompa.

Segnali acustici: selezionare un segnale acustico per il tastierino, il termine delle distribuzioni e i batch.

Controllo remoto: cfr. *Controllo remoto*.

Blocco dei tasti: consente di bloccare e sbloccare i tasti.

Volume accum.: visualizza e reimposta il volume accumulativo.

Menu principale: riporta al Menu principale.

Uscita: riporta alla schermata Uso della modalità.

Schermata Modalità continua

Legenda del display: qui sotto è inclusa un'immagine del display per l'azionamento nella Modalità Continua. Segue una spiegazione dei dati visualizzati.

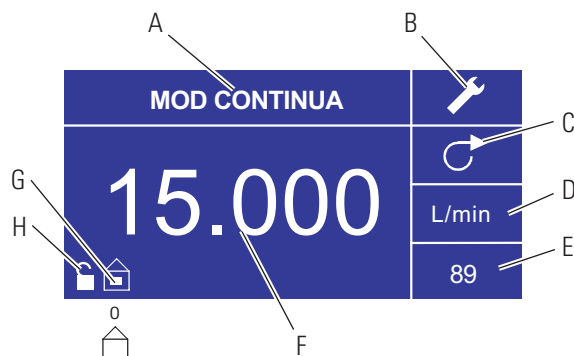







Figura 3-2. Schermata Modalità continua

- A. **Modalità:** la modalità corrente in cui l'azionamento funzionerà. Premendo il tasto INVIO quando è evidenziata si passerà da una all'altra delle diverse modalità.
- B. **Impostazione**  : premendo il tasto INVIO su questa icona si passa alla schermata Impostazione. La schermata Impostazione contiene quasi tutte le funzioni accessibili dalla schermata della Modalità Continua, fra cui: unità di flusso, dimensione tubi, indice di flusso, direzione pompa, controllo remoto e blocco dei tasti. La schermata Impostazione consente inoltre l'accesso alla taratura dei tubi, segnali acustici, volume accumulativo e Menu principale.
- C. **Direzione flusso:** Premendo il tasto INVIO su questa icona si passa dalla direzione del flusso in senso orario a quella in senso antiorario e viceversa.
- D. **Unità di flusso:** premendo il tasto INVIO su questa icona si passa alla schermata di selezione Unità di flusso. **NOTA:** % e rpm sono disponibili solamente nella Modalità Continua. Quando si passa alla Modalità Distribuzione copia o Distribuzione Volume le unità % e rpm passano a mL/min con valori dipendenti dalla dimensione dei tubi selezionata.
- E. **Dimensione dei tubi:** premendo il tasto INVIO su questa icona si passa alla schermata di selezione della dimensione dei tubi.
- F. **Indice di flusso corrente:** i numeri al centro indicano l'indice di flusso dell'azionamento nelle unità di misura selezionate e mostrate a destra (vedere la posizione D, Figura 3-2).
- G. **Locale/Remoto**   : premendo il tasto INVIO su questa icona si passa alla schermata di impostazione del Controllo remoto. Questa icona indica se l'azionamento è nella modalità di controllo locale o remoto. Se appare il rettangolo pieno al centro della figura, l'azionamento è impostato per l'uso locale. Se non appare il rettangolo pieno al centro della figura, l'azionamento è impostato per l'uso mediante il controllo remoto.
- H. **Blocco dei tasti**  : premendo il tasto INVIO su questa icona si passa alla schermata Blocco dei tasti. Il blocco dei tasti previene la modifica delle impostazioni sull'azionamento. Quando i tasti sono bloccati, l'icona diventa .

Uso della Modalità continua



Figura 3-3. Uso della Modalità Continua

1. **Per iniziare:** dal Menu Principale, usare il tasto INVIO per selezionare la Modalità Continua ed aprire la schermata d'uso della Modalità continua.
2. **Taratura dei tubi:** prima di usare la pompa, inserire i tubi desiderati nella testa pompante. Per maggiori dettagli, fare riferimento a “*Taratura dei tubi*”.
3. **Preparazione degli articoli esterni:** inserire l'ingresso del tubo nel fluido da erogare. Inserire, quindi, l'uscita del tubo nel contenitore desiderato.
4. **Avviamento dell'azionamento:** da questa schermata, basta premere il tasto AVVIO/ARRESTO per avviare l'azionamento alla velocità/indice e flusso di direzione visualizzati. Nella Modalità Continua l'azionamento funziona alla velocità/indice e direzione di flusso visualizzati ininterrottamente.
5. **Blocco dell'azionamento:** per mettere in pausa o bloccare l'azionamento, premere il tasto AVVIO/ARRESTO nell'angolo in alto a destra della console.
6. **Modifica della velocità/indice di flusso:** per cambiare la velocità/indice di flusso dell'azionamento, usare il tastierino direzionale per evidenziare il campo numerico al centro del display e premere il tasto INVIO. In questo modo è possibile cambiare la velocità/indice di flusso dell'azionamento con l'ultimo numero a destra (decimi, centesimi, millesimi, ecc. a seconda delle unità di flusso). Premendo la freccia SU sul tastierino direzionale si aumenta la velocità/indice di flusso di un valore, mentre premendo la freccia GIÙ si riduce la velocità/indice di flusso di un valore. Premendo il tasto INVIO una seconda volta si visualizzano tutti i numeri che possono essere manipolati per l'unità di flusso specifica attualmente in uso; usare le frecce SINISTRA/DESTRA sul tastierino direzionale per spostarsi fra numeri e le frecce SU/GIÙ per aumentare o diminuire il valore, rispettivamente. Una volta selezionati la velocità/indice di flusso desiderati, premere il tasto INVIO un'ultima volta per impostare l'azionamento in modo che funzioni a quella velocità/indice di flusso.
7. **Modifica delle Unità di flusso:** per cambiare le unità di flusso dell'azionamento, mettere in pausa l'azionamento usando il tasto AVVIO/ARRESTO. Usare, quindi, il tastierino direzionale per selezionare l'icona delle Unità di flusso e premere il tasto INVIO. Usare la freccia SU/GIÙ sul tastierino direzionale per selezionare le unità di flusso desiderate e premere il tasto INVIO per selezionare quelle unità. L'azionamento funzionerà con quelle unità di flusso. Premere il tasto AVVIO/ARRESTO per rimettere in funzione l'azionamento.

Schermata Modalità Distribuzione tempo

Legenda del display: qui sotto è inclusa un'immagine del display per l'azionamento nella Modalità Distribuzione tempo. Segue una spiegazione dei dati visualizzati.

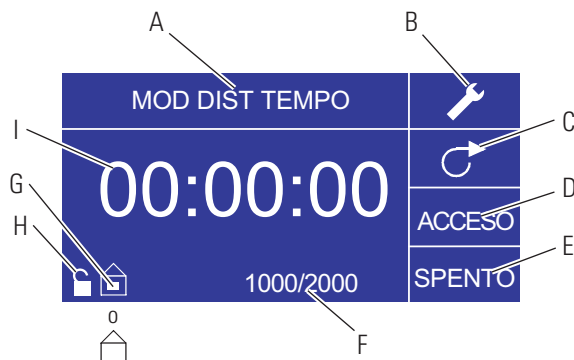







Figura 3-4. Schermata Modalità Distribuzione tempo

- A. **Modalità:** modalità corrente.
- B. **Impostazione**  : la schermata di impostazione può essere usata per selezionare le unità di flusso, la dimensione dei tubi, l'indice di flusso, la taratura dei tubi, i segnali acustici, il volume accumulativo e il Menu principale. La schermata Impostazione contiene alcune funzioni che sono accessibili dalla schermata d'uso della Modalità Distribuzione tempo, fra cui: direzione pompa, orario on/off, conta del lotto, controllo remoto, e blocco dei tasti.
- C. **Direzione flusso:** premendo il tasto INVIO su questa icona si passa dalla direzione del flusso in senso orario a quella in senso antiorario e viceversa.
- D. **Orario ON pompa:** quando questo campo è evidenziato l'azionamento è ACCESO.
NOTA: l'azionamento non visualizza 00:00 quando si passa dall'orario ON all'orario OFF.
- E. **Ora di arresto pompa:** quando questo campo è evidenziato l'azionamento è SPENTO.
- F. **Conta del lotto:** visualizza il numero dei cicli distribuiti nel lotto.
- G. **Locale/Remoto**  o  : premendo il tasto INVIO su questa icona si passa alla schermata di impostazione del Controllo remoto. Questa icona indica se l'azionamento è nella modalità di controllo locale o remoto. Se appare il rettangolo pieno al centro della figura, l'azionamento è impostato per l'uso locale. Se non appare il rettangolo pieno al centro della figura, l'azionamento è impostato per l'uso mediante il controllo remoto.
- H. **Blocco dei tasti**  : premendo il tasto INVIO su questa icona si passa alla schermata Blocco dei tasti. Il blocco dei tasti previene la modifica delle impostazioni sull'azionamento. Quando i tasti sono bloccati, l'icona diventa .
- I. **Tempo:** i numeri al centro indicano il tempo rimanente per l'azionamento nell'orario ON o OFF evidenziato a destra del display (posizione D o E, Figura 3-4).

Uso della Modalità Distribuzione tempo



Figura 3-5. Uso della Modalità Distribuzione tempo


1. **Per iniziare:** dal Menu principale, usare il tasto Invio per selezionare la Modalità Distribuzione tempo ed aprire la schermata d'uso della Modalità Distribuzione tempo.
2. **Taratura dei tubi:** prima di usare la pompa, inserire i tubi desiderati nella testa pompante. Per maggiori informazioni, fare riferimento a "*Taratura dei tubi*".
3. **Selezione delle impostazioni:** selezionare le unità di flusso, la dimensione dei tubi, l'indice di flusso, la direzione pompa ecc. Per maggiori informazioni, fare riferimento a "*Menu IMPOSTAZIONE*".
4. **Preparazione del tubo:** inserire l'ingresso del tubo nel fluido da erogare. Inserire, quindi, l'uscita del tubo nel contenitore desiderato.
5. **Selezione dell'Indice di flusso:** usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per selezionare l'icona Impostazione. Usare le frecce SU/GIÙ sul tastierino direzionale per selezionare Indice di flusso. Nella schermata di selezione Indice di flusso, premere il tasto INVIO e usare le frecce SU/GIÙ sul tastierino direzionale per selezionare l'indice di flusso desiderato. Per velocizzare l'immissione, usare le frecce SINISTRA/DESTRA sul tastierino direzionale per spostarsi fra valori e le frecce SU/GIÙ per aumentare o diminuire il valore, rispettivamente. Premere INVIO un'altra volta per confermare l'indice di flusso selezionato. Usare il tastierino direzionale per selezionare USCITA e ritornare alla schermata di Impostazione Modalità distribuzione tempo.
6. **Impostazione Orario ON:** per impostare l'Orario ON, usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per selezionare il campo ON (posizione D nella Figura 3-4). In questo modo, si evidenzia il timer al centro della schermata (posizione I nella Figura 3-4). Premendo nuovamente INVIO, è possibile impostare il timer usando le frecce SU/GIÙ. Passare da un numero all'altro usando le frecce SINISTRA/DESTRA. Una volta selezionato l'Orario ON ottimale, premere nuovamente INVIO per confermare. L'azionamento rimarrà in funzione per il periodo visualizzato al centro dello schermo.

Uso della Modalità Distribuzione tempo (segue)

7. **Impostazione Ora di arresto:** per impostare l'ora di ARRESTO, usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per selezionare il campo Ora di arresto, (posizione E nella Figura 3-4). In questo modo, si evidenzia il timer al centro dello schermo (posizione I nella Figura 3-4). Premendo nuovamente INVIO, è possibile impostare il timer usando le frecce SU/GIÙ. Passare da un numero all'altro usando le frecce SINISTRA/DESTRA. Una volta selezionata l'Ora di arresto ottimale, premere nuovamente INVIO per confermare. L'azionamento rimarrà disattivato per il periodo visualizzato al centro dello schermo. **NOTA:** se l'Ora di arresto è impostata su 00:00:00, l'azionamento richiede un'immissione AVVIO/ARRESTO mediante il tastierino o il connettore I/O remoto per avviare la distribuzione successiva.
8. **Selezione Dimensione lotto:** prima di mettere in funzione l'azionamento agli orari AVVIO/ARRESTO selezionati, selezionare la dimensione del lotto da usare. A questo fine, usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per selezionare l'icona BATCH (posizione F nella Figura 3-4). Nella schermata Conta del lotto, premere il tasto INVIO e usare le frecce SU/GIÙ sul tastierino direzionale per selezionare la dimensione del lotto desiderata. Passare da un numero all'altro usando le frecce SINISTRA/DESTRA. Premere nuovamente INVIO per confermare la dimensione del lotto selezionata. Se impostata su zero (0), l'azionamento rimane in funzione per un numero di cicli infinito e visualizza il simbolo ∞ . Usare il tastierino direzionale per selezionare USCITA e ritornare alla schermata d'uso della Modalità distribuzione tempo.
9. **Avviamento dell'azionamento:** a questo punto l'azionamento è impostato per l'uso, premere il tasto AVVIO/ARRESTO nell'angolo in alto a destra per avviare l'azionamento. È possibile mettere in pausa l'azionamento in qualsiasi momento durante il lotto per regolare la direzione del flusso, la dimensione dei tubi, le unità di flusso, l'indice di flusso, ecc.
10. **Reimpostazione del lotto:** per reimpostare un lotto, usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per selezionare l'icona BATCH (posizione F nella Figura 3-4). Nella schermata Conta del lotto, usare i tasti direzionali per selezionare REIMPOSTA e premere il tasto INVIO per reimpostare la conta del lotto, selezionare quindi USCITA per ritornare alla schermata d'uso della Modalità Distribuzione tempo principale.



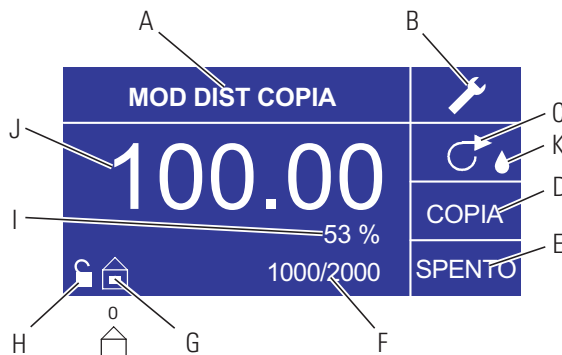


Schermata Modalità Distribuzione copia

Legenda del display: qui sotto è inclusa un'immagine della schermata per




l'azionamento nella Modalità Distribuzione copia. Segue una spiegazione dei dati visualizzati.

Figura 3-6. Schermata Modalità Distribuzione copia

- A. **Modalità:** Modalità corrente.
- B. **Impostazione**  : la schermata Impostazione può essere usata per selezionare le unità di flusso, la dimensione dei tubi, l'indice di flusso, la taratura dei tubi, i segnali acustici, il volume accumulativo e il Menu principale. La schermata Impostazione contiene alcune funzioni che sono accessibili dalla schermata d'uso della Modalità Distribuzione tempo, fra cui: direzione pompa, orario on/off, conta del lotto, controllo remoto, e blocco dei tasti.
- C. **Direzione flusso:** premendo il tasto INVIO su questa icona si passa dalla direzione del flusso in senso orario a quella in senso antiorario e viceversa.
- D. **Schermata Numero copie:** fare riferimento alla Figura 3-8 Schermata Impostazione copia
- E. **Ora di arresto pompa:** visualizzato quando l'azionamento è SPENTO.
- F. **Conta del lotto:** visualizza il numero dei cicli distribuiti nel lotto.
- G. **Locale/Remoto**  o  : premendo il tasto INVIO su questa icona si passa alla schermata di impostazione del Controllo remoto. Questa icona indica se l'azionamento è nella modalità di controllo locale o remoto. Se appare il rettangolo pieno al centro della figura, l'azionamento è impostato per l'uso locale. Se non appare il rettangolo pieno al centro della figura, l'azionamento è impostato per l'uso mediante il controllo remoto.
- H. **Blocco dei tasti**  : Premendo il tasto INVIO su questa icona si passa alla schermata Blocco dei tasti. Il blocco dei tasti previene la modifica delle impostazioni sull'azionamento. Quando i tasti sono bloccati, l'icona diventa .
- I. **Percentuale completata:** Questa icona visualizza la porzione di fluido distribuita in valore percentuale.
- J. **Volume copia:** visualizza il volume di copia durante la distribuzione o l'Ora di ARRESTO.

Uso della Modalità Distribuzione copia

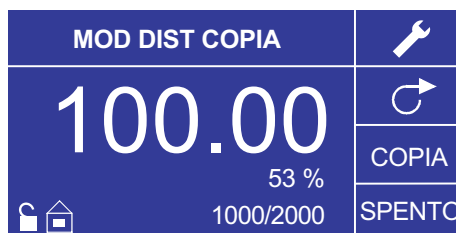

G. **USCITA:** riporta alla Modalità Distribuzione copia.

H. **Volume:** La quantità distribuita durante la copia.

Figura 3-7. Uso della Modalità Distribuzione copia


1. **Per iniziare:** dal Menu principale, usare il tasto INVIO per selezionare la Modalità Distribuzione copia ed aprire la schermata d'uso della Modalità Distribuzione copia.
2. **Taratura dei tubi:** prima di usare la pompa, inserire i tubi desiderati nella testa pompante. Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Taratura dei tubi".
3. **Selezione delle impostazioni:** selezionare le unità di flusso, la dimensione dei tubi, l'indice di flusso, la direzione pompa ecc. Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Uso del Menu IMPOSTAZIONE".
4. **Preparazione del tubo:** inserire l'ingresso del tubo nel fluido da erogare. Inserire, quindi, l'uscita del tubo nel contenitore desiderato.
5. **Impostazione del numero di copie:** fare riferimento a *Uso delle Impostazioni Copia*.
6. **Impostazione Ora di ARRESTO:** usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per selezionare ARRESTO sullo schermo ed immettere l'Ora di ARRESTO della pompa. Usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per impostare l'Ora di ARRESTO della pompa. Viene evidenziato il timer al centro dello schermo, e usando le frecce SU/GIÙ si aumenta/diminuisce l'ultimo numero a destra dell'intervallo di tempo. Passare da un numero all'altro usando le frecce SINISTRA/DESTRA. Una volta selezionata l'Ora di ARRESTO ottimale, premere nuovamente INVIO per confermare. L'azionamento rimarrà disattivato per il periodo visualizzato al centro dello schermo. **NOTA:** se l'ora di ARRESTO è impostata su 00:00:00, l'azionamento richiede un'immissione AVVIO/ARRESTO mediante il tastierino o il connettore I/O remoto per avviare la distribuzione successiva.
7. **Impostazione della Dimensione lotto:** usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per selezionare l'icona Conta del lotto dalla schermata d'uso (posizione F nella Figura 3-6). Dalla schermata Conta del lotto, usare le frecce SU/GIÙ per selezionare la dimensione del lotto. Premere INVIO per confermare la dimensione del lotto. Se impostata su zero (0), l'azionamento rimane in funzione per un numero di cicli infinito e visualizza il simbolo ∞. Selezionare USCITA per ritornare alla schermata Modalità Distribuzione copia.

Uso della Modalità Distribuzione copia (segue)

- La conta del lotto può essere reimpostata dalla schermata CONTA DEL LOTTO selezionando REIMPOSTA.
8. **Uso dell'azionamento:** premere il **tasto AVVIO/ARRESTO** per usare l'azionamento alle impostazioni selezionate e visualizzate. Premere di nuovo per mettere in pausa o bloccare l'azionamento. L'azionamento si blocca automaticamente una volta completato il batch.
 9. **Reimpostazione della Conta del lotto:** usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per selezionare l'icona CONTA DEL LOTTO (posizione F nella Figura 3-6). Nella schermata CONTA DEL LOTTO, selezionare REIMPOSTA e premere il tasto INVIO per riavviare la conta del lotto. Selezionare USCITA per ritornare alla schermata d'uso della Modalità copia.
 10. **Distribuzione tempo massima:** La specifica per la distribuzione massima nella

Schermata Impostazioni COPIA

- K. **Anti-goccia:** Un'icona a forma di goccia presente indica che la funzione Anti-goccia è attivata. Per maggiori informazioni vedere Funzione Anti-goccia a pagina 3-26.

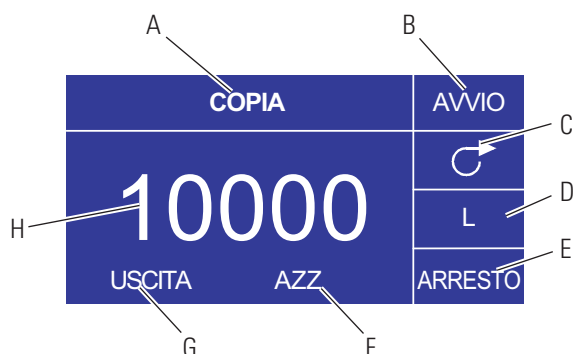

Legenda del display: qui sotto è inclusa un'immagine della schermata per l'azionamento nella Modalità Distribuzione copia. Segue una spiegazione dei dati visualizzati.

Figura 3-8. Schermata impostazioni copia

- A. **Modalità:** Modalità corrente.
- B. **AVVIO:** Questa icona attiva l'azionamento consentendo l'impostazione del volume di copia.
- C. **Direzione flusso:** Premendo il tasto INVIO su questa icona si passa dalla direzione del flusso in senso orario a quella in senso antiorario e viceversa.
- D. **Unità di volume:** dipende dall'indice di flusso selezionato.
- E. **ARRESTO:** interrompe la Copia e imposta il volume da distribuire. Viene visualizzato nella posizione H.
- F. **AZZERA:** azzerà il numero visualizzato e consente di selezionare un nuovo volume di copia.

Uso delle Impostazioni COPIA



Figura 3-9. Uso delle Impostazioni copia


1. **Per iniziare:** dalla Schermata MODALITÀ DISTRIBUZIONE COPIA, selezionare COPIA e INVIO.
2. **Azz Volume:** usando i tasti direzionali selezionare AZZERA e INVIO.
3. **Stabilire il Volume copia:** l'utente può avvalersi di 3 metodi.
 - a. Collocare il contenitore desiderato in corrispondenza dell'uscita del tubo. Premere il **tasto** AVVIO/ARRESTO per avviare la distribuzione di fluido. Una volta raggiunto il volume desiderato, premere nuovamente il **tasto** AVVIO/ARRESTO. Selezionare USCITA e premere INVIO. L'azionamento memorizza il valore della copia e lo usa nella MODALITÀ DISTRIBUZIONE COPIA.
 - b. Collocare il contenitore desiderato in corrispondenza dell'uscita del tubo. Selezionare il campo AVVIO sullo schermo e premere il tasto INVIO per avviare la distribuzione di fluido. L'azionamento evidenzia il campo ARRESTO sullo schermo. Una volta raggiunto il volume desiderato, premere il tasto INVIO per fermare l'unità. Selezionare USCITA e premere INVIO. L'azionamento memorizza il valore della copia e lo usa nella MODALITÀ DISTRIBUZIONE COPIA.
 - c. Collocare il contenitore desiderato in corrispondenza dell'uscita del tubo. Chiudere i contatti **sull'ingresso** AVVIO/ARRESTO per avviare la distribuzione di fluido. Una volta raggiunto il volume desiderato, chiudere e rilasciare i contatti **sull'ingresso** AVVIO/ARRESTO. Selezionare USCITA e premere INVIO. L'azionamento memorizza il valore della copia e lo usa nella MODALITÀ DISTRIBUZIONE COPIA.

NOTA: il valore visualizzato come il volume nella schermata IMPOSTAZIONE COPIA e nella schermata Modalità DISTRIBUZIONE COPIA dipende dalle unità di flusso selezionate. RPM, e % non sono valide. Se sono state selezionate queste unità, l'azionamento visualizza un volume in ml, nella MODALITÀ DISTRIBUZIONE COPIA, che dipende dalla dimensione dei tubi selezionata.

Fare riferimento a *TARATURA DEI TUBI* per migliorare l'accuratezza di questa conversione.



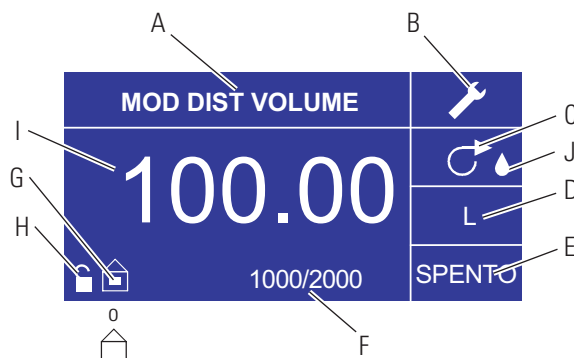


Schermata Modalità Distribuzione volume

modalità copia è equivalente a 77 ore a 650 rpm. Il volume effettivo dipende dalle dimensioni del tubo e dalle unità di flusso selezionate.




Legenda del display: qui sotto è inclusa un'immagine del display per l'azionamento nella Modalità Distribuzione volume. Segue una spiegazione dei dati visualizzati.

Figura 3-10. Schermata Modalità Distribuzione volume

- A. **Modalità:** Modalità corrente.
- B. **Impostazione**  : la schermata di impostazione può essere usata per selezionare le unità di flusso, la dimensione dei tubi, l'indice di flusso, la taratura dei tubi, i segnali acustici, il volume accumulativo e il Menu principale. La schermata Impostazione contiene alcune funzioni che sono accessibili dalla schermata d'uso della Modalità Distribuzione tempo, fra cui: direzione pompa, orario on/off, conta del lotto, controllo remoto, e blocco dei tasti.
- C. **Direzione flusso:** premendo il tasto INVIO su questa icona si passa dalla direzione del flusso in senso orario a quella in senso antiorario e viceversa.
- D. **Unità di flusso:** selezionare le unità di flusso desiderate.
- E. **Ora di arresto pompa:** visualizzato quando l'azionamento è SPENTO.
- F. **Conta del lotto:** visualizza il numero di distribuzioni completate nel lotto.
- G. **Locale/Remoto**  o  : premendo il tasto INVIO su questa icona si passa alla schermata di impostazione del Controllo remoto. Questa icona indica se l'azionamento è nella modalità di controllo locale o remoto. Se appare il rettangolo pieno al centro della figura, l'azionamento è impostato per l'uso locale. Se non appare il rettangolo pieno al centro della figura, l'azionamento è impostato per l'uso mediante il controllo remoto.
- H. **Blocco dei tasti**  : premendo il tasto INVIO su questa icona si passa alla schermata Blocco dei tasti. Il blocco dei tasti previene la modifica delle impostazioni sull'azionamento. Quando i tasti sono bloccati, l'icona diventa .
- I. **Volume:** visualizza il volume durante la distribuzione o l'Ora di arresto.

Uso della Modalità Distribuzione volume

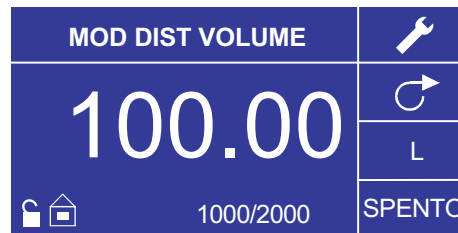

- J. **Anti-goccia:** Un'icona a forma di goccia presente indica che la funzione Anti-goccia è attivata. Per maggiori informazioni vedere Funzione Anti-goccia a pagina 3-26.

Figura 3-11. Uso della Modalità Distribuzione volume

1. **Per iniziare:** dal Menu principale, usare il tasto INVIO per selezionare la Modalità Distribuzione volume ed aprire la schermata d'uso della Modalità Distribuzione volume.
2. **Taratura dei tubi:** prima di usare la pompa, inserire i tubi desiderati nella testa pompante. Per maggiori informazioni, fare riferimento a *"Taratura dei tubi"*.
3. **Selezione delle impostazioni:** selezionare le unità di flusso, la dimensione dei tubi, l'indice di flusso, la direzione pompa ecc. Per maggiori informazioni, fare riferimento a *"Menu IMPOSTAZIONE"*.
4. **Preparazione del tubo:** inserire l'ingresso del tubo nel fluido da erogare. Inserire, quindi, l'uscita del tubo nel contenitore desiderato.
5. **Impostazione del volume desiderato:** usando i tasti direzionali evidenziare il campo numerico al centro dello schermo e premere il tasto INVIO. In questo modo è possibile cambiare il volume di fluido dell'azionamento nell'ultimo numero a destra (decimi, centesimi, millesimi, ecc. a seconda delle unità di volume). Premendo la freccia SU sul tastierino direzionale si aumenta il volume di un valore, premendo la freccia GIÙ si riduce il volume di un valore. Premendo il tasto INVIO una seconda volta si visualizzano tutti i numeri che possono essere manipolati per l'unità di volume specifica attualmente in uso; usare le frecce SINISTRA/DESTRA sul tastierino direzionale per spostarsi fra numeri e le frecce SU/GIÙ per aumentare o diminuire il valore, rispettivamente. Una volta selezionato il volume desiderato, premere INVIO un'ultima volta per impostare l'azionamento per il funzionamento a tale volume. Premere il **tasto AVVIO/ARRESTO** per rimettere in funzione l'azionamento.
6. **Impostazione dell'Ora di ARRESTO della pompa:** usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per selezionare ARRESTO sullo schermo (posizione E nella Figura 3-10) per immettere l'ORA DI ARRESTO. Usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per impostare il tempo di pausa della pompa. Viene evidenziato il timer al centro dello schermo, usare le frecce SU/GIÙ per aumentare/diminuire l'ultimo numero a destra dell'intervallo di tempo. Se si preme INVIO una seconda volta mentre il timer è evidenziato, è possibile navigare fra i numeri individualmente usando le frecce SU/GIÙ; passare da un numero all'altro, usando le frecce SINISTRA/DESTRA. Dopo aver selezionato un'ora di ARRESTO ottimale, premere nuovamente INVIO per confermare.

Uso della Modalità Distribuzione volume (segue)

L'azionamento rimarrà disattivato per il periodo visualizzato al centro dello schermo. **NOTA:** se il tempo di ARRESTO è impostato su 00:00:00, l'azionamento richiede un'immissione AVVIO/ARRESTO mediante il tastierino o il connettore I/O remoto per avviare la distribuzione successiva.

7. **Impostazione della Dimensione lotto:** usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per selezionare l'icona Conta del lotto dalla schermata d'uso (posizione F nella Figura 3-10). Dalla schermata Conta del lotto, usare le frecce SU/GIÙ per selezionare la dimensione del lotto. Premere INVIO per confermare la dimensione del lotto. Se impostata su zero (0), l'azionamento rimane in funzione per un numero di cicli infinito e visualizza il simbolo ∞ . Selezionare USCITA per ritornare alla schermata d'uso dell'azionamento.
 - La conta del lotto deve essere riazzerata dalla schermata Conta del lotto, selezionando REIMPOSTA.
8. **Uso dell'azionamento:** premere il tasto AVVIO/ARRESTO per usare l'azionamento ininterrottamente alle impostazioni selezionate e visualizzate. Premere di nuovo per mettere in pausa o bloccare l'azionamento. L'azionamento si blocca automaticamente una volta completato il batch.
9. **Riazzero della Conta del lotto:** Usare i tasti direzionali e il tasto INVIO per selezionare l'icona CONTA DEL LOTTO (posizione F nella Figura 3-10). Nella schermata CONTA DEL LOTTO, selezionare REIMPOSTA e premere il tasto INVIO per riazzerare la conta del lotto. Selezionare USCITA per ritornare alla schermata USO DELLA MODALITÀ COPIA.
10. **Distribuzione tempo massima:** La specifica per la distribuzione massima nella

Menu Controllo remoto



modalità copia è equivalente a 77 ore a 650 rpm. Il volume effettivo dipende dalle dimensioni del tubo e dalle unità di flusso selezionate.

Figura 3-12. Schermata Menu controllo remoto

NAVIGAZIONE: dal Menu Principale o dal Menu IMPOSTAZIONE, selezionare CONTROLLO REMOTO e INVIO.

LOCALE: una volta selezionato questo controllo, l'azionamento è controllato dal tastierino del pannello frontale, **Ingresso** AVVIO/ARRESTO, Ingresso direzionale o Ingresso Adescamento.

INGRESSO CORRENTE: se selezionato, l'azionamento è nel controllo remoto. Ciò consente all'utente di immettere un segnale di corrente per controllare il flusso. L'utente ha l'opzione di regolare i setpoint minimo, massimo e medio per la corrente e il flusso. Il valore minimo (MIN) predefinito per la corrente è di 4,2 mA e per il flusso è di 0; mentre il valore massimo (MAX) predefinito per la corrente è di 20mA e per il flusso è il massimo. Il valore medio (MED) è calcolato automaticamente per una corrente e flusso che siano a metà fra i valori MIN e MAX. Il valore MED può essere regolato se sono necessari altri profili. Il ridimensionamento può essere invertito, se necessario. Per confermare che è stata selezionata la MODALITÀ INGRESSO CORRENTE, selezionare USCITA dopo essere ritornati nel Menu Controllo remoto, quindi selezionare MODALITÀ POMPA CONTINUA. Per deselegionare la Modalità di Ingresso corrente remoto, selezionare LOCALE e INVIO.

NOTA: se si seleziona l'Ingresso corrente, l'azionamento non si avvia fino a quando non si esce dalla MODALITÀ CONTROLLO REMOTO e si seleziona la MODALITÀ POMPA CONTINUA.

USCITA CORRENTE: consente all'utente di regolare l'uscita di corrente per un dato flusso. L'utente ha l'opzione di regolare i setpoint minimo, massimo e medio per la corrente e il flusso. Il valore predefinito del flusso minimo (MIN) è di 0,00 e quello della corrente è di 4,0 mA. Il valore massimo (MAX) del flusso è il flusso massimo e della corrente è di 20,0 mA. Il valore medio (MED) è calcolato automaticamente per una corrente e flusso che siano a metà fra i valori MIN e MAX. Il valore MED può essere regolato se sono necessari altri profili. Ciò consente la taratura in tre punti dell'uscita di corrente. Il flusso è lineare fra questi punti. Il ridimensionamento può essere invertito, se necessario. **NOTA:** la selezione di Uscita corrente non porta alla Modalità Controllo remoto. Solamente se si seleziona INGRESSO TENSIONE o

Menu Controllo remoto (segue)

INGRESSO CORRENTE si passa alla Modalità Controllo remoto, come indicato dall'icona della casa vuota (posizione G nella Figura 3-2). **NOTA:** l'Uscita corrente indica la Velocità dei comandi di funzionamento. Usare i contatti del Motore in funzione (normalmente aperti/chiusi) per indicare se la pompa è in funzione.

INGRESSO TENSIONE: se selezionato, l'azionamento è nel controllo remoto. Ciò consente all'utente di immettere un segnale di tensione per controllare il flusso. L'utente ha l'opzione di regolare i setpoint minimo, massimo e medio per tensione e flusso. Il valore predefinito minimo (MIN) della tensione è di 00,1 V CC e quello del flusso è di 00,0. Il valore massimo (MAX) è impostato su 10,0 V CC e il flusso è impostato sul massimo. Il valore medio (MED) è calcolato automaticamente per una tensione e flusso che siano a metà fra i valori MIN e MAX. Il valore MED può essere regolato se sono necessari altri profili. Il ridimensionamento può essere invertito, se necessario. Per confermare che è stata selezionata la MODALITÀ INGRESSO TENSIONE, selezionare USCITA una volta ritornati nel Menu Controllo remoto, quindi selezionare MODALITÀ POMPA CONTINUA. Per deselezionare la Modalità di Ingresso tensione remoto, selezionare LOCALE e INVIO.

NOTA: se si seleziona l'Ingresso tensione, l'azionamento non si avvia fino a quando non si esce dalla MODALITÀ CONTROLLO REMOTO e si seleziona la MODALITÀ POMPA CONTINUA.

USCITA TENSIONE: consente all'utente di regolare l'uscita di tensione per un dato flusso. L'utente ha l'opzione di regolare i setpoint minimo, massimo e medio per la tensione e il flusso. Il valore predefinito minimo (MIN) del flusso è di 0,00 e quello della tensione è di 00,0 V CC. Il valore massimo del flusso (MAX) è il flusso massimo e della tensione è di 10,0 V CC. Il valore medio (MED) è calcolato automaticamente per una tensione e flusso che siano a metà fra i valori MIN e MAX. Il valore MED può essere regolato se sono necessari altri profili. Ciò consente la taratura in tre punti dell'uscita di tensione. Il flusso è lineare fra questi punti. Il ridimensionamento può essere invertito, se necessario. **NOTA:** la selezione di Uscita tensione non porta alla Modalità Controllo remoto. Solamente selezionando Ingresso tensione o Ingresso corrente si passa alla Modalità Controllo remoto, come indicato dall'icona della casa vuota (posizione G nella Figura 3-2). **NOTA:** l'Uscita tensione indica la Velocità dei comandi di funzionamento. Usare i contatti del Motore in funzione (normalmente aperti/chiusi) per indicare se la pompa è in funzione.

AVVIO/ARRESTO: l'ingresso AVVIO/ARRESTO può essere configurato su ARRESTO (valore predefinito) o AVVIO per mettere in funzione l'azionamento.

Se è selezionato ARRESTO (valore predefinito), l'uso **dell'ingresso** AVVIO/ARRESTO è facoltativo. Quando l'ingresso AVVIO/ARRESTO è aperto, l'azionamento può comunque essere avviato usando il **tasto** AVVIO/ARRESTO, il **tasto** ADESCAMENTO, o l'ingresso ADESCAMENTO. Nelle modalità remote l'azionamento funziona anche se c'è corrente o tensione sufficiente all'ingresso.

Chiudendo l'ingresso AVVIO/ARRESTO si mette in funzione l'azionamento fino a quando l'ingresso AVVIO/ARRESTO non si apre o non si preme il **tasto** AVVIO/ARRESTO. Nella modalità Distribuzione tempo, Distribuzione copia e Distribuzione volume, è necessaria solamente una chiusura momentanea di AVVIO/ARRESTO per avviare l'azionamento. Se l'azionamento è già in funzione in una delle modalità di distribuzione, una

Menu Controllo remoto (segue)

La funzione **dell'ingresso** AVVIO/ARRESTO, è notevolmente semplificata quando si seleziona ON. L'azionamento non funziona in nessuna condizione, a meno che l'ingresso AVVIO/ARRESTO non sia chiuso.

Tabella 3-2. Uso della Modalità continua

OPZIONI IMPOSTAZIONE MENU		INGRESSO AVVIO/ARRESTO	MODALITÀ INTERNA	MODALITÀ mA o V	
AVVIO AUTOMATICO	AVVIO/ARRESTO RICHIESTO		Stato quando SPENTO	Risposta quando ACCESO	Azionamento in funzione (livello sufficiente) quando SPENTO
SPENTO	SPENTO	APERTO	In funzione	Non in funzione	Non in funzione
SPENTO	SPENTO	APERTO	Non in funzione	Non in funzione	Non in funzione
SPENTO	SPENTO	CHIUSO	Funzionamento forzato perché A/A CHIUSO	Non in funzione	Non in funzione
SPENTO	ACCESO	APERTO	Forzato non in funzione perché A/A APERTO	Non in funzione	Non in funzione
SPENTO	ACCESO	CHIUSO	Funzionamento forzato perché A/A CHIUSO	Non in funzione	Non in funzione
ACCESO	SPENTO	APERTO	In funzione	In funzione	In funzione
ACCESO	SPENTO	APERTO	Non in funzione	Non in funzione	In funzione
ACCESO	SPENTO	CHIUSO	Funzionamento forzato perché A/A CHIUSO	In funzione	In funzione
ACCESO	ACCESO	APERTO	Forzato non in funzione perché A/A APERTO	Non in funzione	Non in funzione
ACCESO	ACCESO	CHIUSO	Funzionamento forzato perché A/A CHIUSO	In funzione	In funzione

NOTA: nella Modalità Continua quando si usa l'ingresso AVVIO/ARRESTO l'azionamento si avvia con un contatto chiuso e si blocca quando i contatti sono aperti.


Tabella 3-3. Uso della Modalità Distribuzione

OPZIONI IMPOSTAZIONI MENU		AVVIO/ARRESTO INGRESSO	Stato azionamento quando SPENTO	Risposta azionamento quando ACCESO
AVVIO AUTOMATICO	AVVIO/ARRESTO RICHIESTO			
SPENTO	SPENTO	APERTO	In funzione	Non in funzione
SPENTO	SPENTO	APERTO	Non in funzione	Non in funzione
SPENTO	SPENTO	CHIUSO*	Funzionamento forzato perché A/A CHIUSO	Non in funzione
SPENTO	ACCESO	APERTO	Forzato non in funzione perché A/A APERTO	Non in funzione
SPENTO	ACCESO	CHIUSO	Funzionamento forzato perché A/A CHIUSO	Non in funzione
ACCESO	SPENTO	APERTO	In funzione	In funzione
ACCESO	SPENTO	APERTO	Non in funzione	Non in funzione
ACCESO	SPENTO	CHIUSO*	Funzionamento forzato perché A/A CHIUSO	In funzione
ACCESO	ACCESO	APERTO	Forzato non in funzione perché A/A APERTO	Non in funzione
ACCESO	ACCESO	CHIUSO	Funzionamento forzato perché A/A CHIUSO	In funzione

*** NOTA:** nelle Modalità di Distribuzione e quando l'opzione IMPOSTAZIONE MENU AVVIO/ARRESTO è su OFF, l'azionamento avvia una distribuzione con una chiusura momentanea dei contatti e si blocca con una chiusura momentanea dei contatti sia durante il periodo di distribuzione sia durante il periodo di intervallo.

Configurazione DB-25 Pin con Schema di cablaggio

Disposizione dei contatti

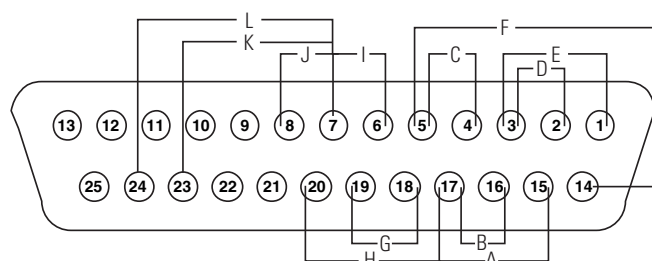

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A. AVVIO/ARRESTO | H. ADESCAMENTO |
| B. SENSO ORARIO/ANTIORARIO | I. MOTORE IN FUNZIONE CONTATTO NORMALMENTE APERTO (1A a 24 V) |
| C. USCITA 0 - 20mA; 4 - 20mA | J. MOTORE IN FUNZIONE CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO (1A a 24 V) |
| D. INGRESSO 0 - 20mA; 4 - 20mA | K. Allarme generale |
| E. INGRESSO 0 - 10V | L. Indicatore Locale Remoto |
| F. USCITA 0 - 10V | |
| G. USCITA TACHEOMETRO | |

Figura 3-13. Configurazione DB-25 Pin

Pin N. DB-25	Descrizione
1	Ingresso tensione controllo velocità (0-10 V)
2	Ingresso corrente controllo velocità (0-20 mA)
3	Ritorno a massa ingresso controllo velocità
4	Uscita corrente segnale velocità (0-20 mA)
5	Riferimento a massa uscita segnale velocità
6	(Valore predefinito Motore in funzione Normalmente aperto) 1A a 24 V (Relè)
7	COM (Motore in funzione)
8	(Valore predefinito Motore in funzione Normalmente chiuso) 1A a 24 V (Relè)
14	Uscita tensione segnale velocità (0-10 V)
15	Ingresso Avvio/Arresto remoto
16	Ingresso senso orario/antiorario remoto
17	Avvio/Arresto, senso orario/antiorario, rif. massa adescamento remoto
18	Riferimento a massa tach
19	Uscita tach (collettore aperto)
20	Ingresso adescamento remoto
9	Riservato – non in uso
10	Riservato – non in uso
11	Riservato – non in uso
12	Riservato – non in uso
21	Riservato – non in uso
22	Riservato – non in uso
23	Allarme generale (collettore aperto)
24	Indicatore locale/remoto (collettore aperto)
25	Aux 24V+ (150mA)
13	Aux 24V- (150mA)

NOTA: i pin 5, 13, 17 e 18 sono a massa, sono tutti idonei per l'uso con AVVIO/ARRESTO, ADESCAMENTO, Direzione, Tach, LOCALE/REMOTO, Segnali allarme generale e Uscite corrente e tensione.



ATTENZIONE: per evitare di danneggiare l'azionamento, scollegare l'alimentazione prima di collegare il cavo del telecomando esterno.

NOTA: le uscite di collettore aperto nello stato di "bassa impedenza" sono a massa e nello stato di "alta impedenza" sono essenzialmente fluttuanti. Vedere la pagina Collettore aperto nel seguito.

Configurazione 31 Pin con Schema di cablaggio

Disposizione dei contatti

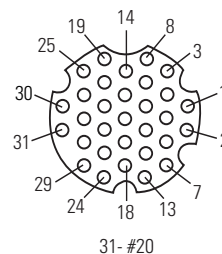


Figura 3-13. Configurazione 31 Pin

Pin N.	Descrizione
1	Ingresso tensione controllo velocità (0-10 V)
2	Uscita tensione segnale velocità (0-10 V)
3	Ingresso corrente controllo velocità (0-20 mA)
4	Ingresso Avvio/Arresto remoto
5	Ritorno a massa ingresso controllo velocità
6	Ingresso senso orario/antiorario remoto
7	Uscita corrente segnale velocità (0-20 mA)
8	Avvio/Arresto, senso orario/antiorario, rif. massa adescamento remoto
9	Riferimento a massa uscita segnale velocità
10	Riferimento a massa tach
11	(Valore predefinito Motore in funzione Normalmente aperto) 1A a 24 V
12	Uscita tach (collettore aperto)
13	COM logico (Motore in funzione)
14	Ingresso adescamento remoto
15	(Valore predefinito Motore in funzione Normalmente chiuso) 1A a 24 V
16	Riservato – non in uso
17	Riservato – non in uso
18	Riservato – non in uso
19	Riservato – non in uso
20	Allarme generale
21	Riservato – non in uso
22	Indicatore Locale/Remoto
23	Riservato – non in uso
24	Aux 24V+ (150 mA)
25	Aux 24V- (150 mA)
26	Riservato – non in uso
27	Riservato – non in uso
28	Riservato – non in uso
29	Riservato – non in uso
30	Riservato – non in uso
31	Riservato – non in uso

NOTA: i pin 8, 9, 10 e 25 sono a massa, sono tutti idonei per l'uso con AVVIO/ARRESTO, ADESCAMENTO, Direzione, Tach, LOCALE/REMOTO, Segnali allarme generale e Uscite corrente e tensione.



ATTENZIONE: per evitare di danneggiare l'azionamento, scollegare l'alimentazione prima di collegare il cavo del telecomando esterno.

NOTA: le uscite di collettore aperto nello stato di "bassa impedenza" sono a massa e nello stato di "alta impedenza" sono essenzialmente fluttuanti. Vedere la pagina Collettore aperto nel seguito.

Ingressi e uscite del telecomando

INGRESSI

Senso orario/antiorario remoto, Avvio/Arresto remoto, Adescamento remoto, e Aux. In:

gli ingressi del telecomando funzionano con le uscite di assorbimento di corrente (uscite transistore NPN collettore aperto senza resistori di carico) o chiusure dei contatti su CC comune (massa). Una bassa attività continua **sull'ingresso Avvio/Arresto remoto** mette in funzione l'azionamento, mentre una bassa attività continua sull'ingresso senso orario/antiorario remoto fa funzionare l'azionamento in senso antiorario. Il motore viene portato a un blocco controllato prima di invertire direzione. Una bassa attività continua sull'ingresso di adescamento remoto fa funzionare l'azionamento alla massima velocità nominale.

Ingressi e uscite del telecomando	
INGRESSO CORRENTE CHIUSO	1 mA TYP
INGRESSO TENSIONE APERTO	3,2 V TYP
CORRENTE SOGLIA ATTIVAZIONE	0,5 mA TYP

Ingresso analogico remoto:

Ingresso 4-20 mA: Impedenza ingresso tipica di 250 ohm rif. alla massa del segnale.
4 mA, Arresto; 20 mA, Velocità massima (Impostazioni standard)
Risoluzione 10 bit

Capacità di sovraccarico: 10 V o 40 mA max.

Ingresso 0-10 V: Impedenza ingresso tipica di 10 k rif. alla massa del segnale.
0 V, Arresto; 10 V, Velocità massima (Impostazioni standard)
Risoluzione 10 bit

USCITE

Ingresso 4-20 mA: Da 0 a 600 ohm max. carico riferito alla massa.
4 mA, Arresto; 20 mA, Velocità massima (Impostazioni standard)
Risoluzione 10 bit

Ingresso 0-10 V: 1,0 K ohm min. carico riferito alla massa.
0 V, Arresto; 10 V, Velocità massima (Impostazioni standard)
Risoluzione 10 bit

Uscita tach.: Collettore aperto, 1,0A a 28V cc
100 - 6500 Hz, 50% ciclo di lavoro utile.
(10 Hz = 1 rpm pompa)

Uscite logica: Collettore aperto, 1,0 A a 28V cc

Uscite motore in funzione: Contatti relè normalmente aperti e normalmente chiusi

Uscita Allarme generale: Aperto (Alta impedenza) quando è visualizzato un allarme.

Indicatore Locale/Remoto: Aperto (Alta impedenza) quando nella modalità di controllo remoto (Ingresso tensione o Ingresso corrente).

Uscite del collettore aperto

Alcune uscite remote su questo azionamento (tachimetro, locale/remoto e allarme) sono uscite del tipo “collettore aperto” e non possono essere cablate come le uscite di relè. Un'uscita del collettore aperto non è isolata e deve essere configurata diversamente da un'uscita di relè. Quando l'uscita del collettore aperto è attiva, l'uscita è effettivamente commutata sulla massa e se la terminazione non è corretta l'azionamento e/o l'apparecchiatura esterna possono essere danneggiati.

Raccomandazione

Nei collegamenti alle uscite di collettore aperto, l'uscita deve essere collegata a un resistore di limitazione della corrente e quindi a un alimentatore positivo di meno di 28V cc. In genere quest'ultimo sarebbe collegato a un ingresso PLC (Controllore a logica programmabile) da 24 V (vedere Figura 3-14).

NOTA: quando si usa l'alimentatore da 24V sul connettore dell'interfaccia, l'assorbimento di corrente deve essere limitato a 150 mA.

Contatti motore in funzione

Su questo azionamento le uscite motore in funzione (Normalmente aperte e Normalmente chiuse) sono uscite di relè e non richiedono l'alimentatore positivo da 24V.

NOTA: non si raccomanda di collegare linee di alimentazione da 120V ai contatti del relè!

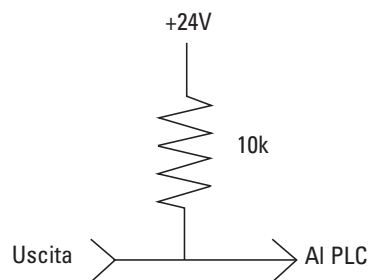


Figura 3-14. Terminazione delle uscite del collettore aperto a un PLC (Controllore a logica programmabile)

Funzione anti-goccia

Lo stesso azionamento dispone di una funzione anti-goccia. La tendenza del fluido di gocciolare dopo una distribuzione dipende da diversi fattori, fra cui la dimensione del tubo, l'orientamento del tubo e la viscosità del fluido. Per ridurre al minimo questa goccia, l'azionamento inverte la direzione dopo una distribuzione per attirare indietro il fluido alla fine del tubo.

Per usare questa funzione, selezionare ANTI-DRIP nella modalità Distribuzione copia o Distribuzione volume.



Figura 3-15. Schermata Anti-Goccia

Se si desidera usare la funzione ANTI-DRIP, selezionare ON; appare una seconda schermata che consente all'utente di inserire i gradi di rotazione inversa che l'azionamento deve effettuare. I valori tipici vanno da 5 a 45 gradi. Per uscire senza modificare l'impostazione corrente, selezionare USCITA.



Figura 3-16. Schermata Gradi Anti-Goccia

Con il numero evidenziato, premere il tasto INVIO e usare le frecce SU e GIÙ, e DESTRA e SINISTRA per cambiare i numeri. Premere il tasto INVIO e quindi selezionare USCITA per salvare l'impostazione. L'azionamento invertirà direzione dopo ogni distribuzione.

Sezione 4 Manutenzione

Parti di ricambio e accessori



AVVERTENZA: *scollegare l'alimentazione dalla pompa prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione.*

Descrizione	Codice
Fusibile-T6.3A, 5 × 20 mm	77500-24

NOTA: (I kit sigillo e ingranaggio di ricambio non sono offerti all'utente finale. Si prega di rivolgersi a un centro di servizio autorizzato in caso di problemi con il sigillo o l'ingranaggio.)

Sostituzione dei fusibili

1. Collocare l'interruttore in posizione di spegnimento.
2. Scollegare il cavo della linea di ingresso dell'alimentazione di rete dalla presa.
3. Rimuovere e controllare il fusibile e sostituirlo se difettoso.

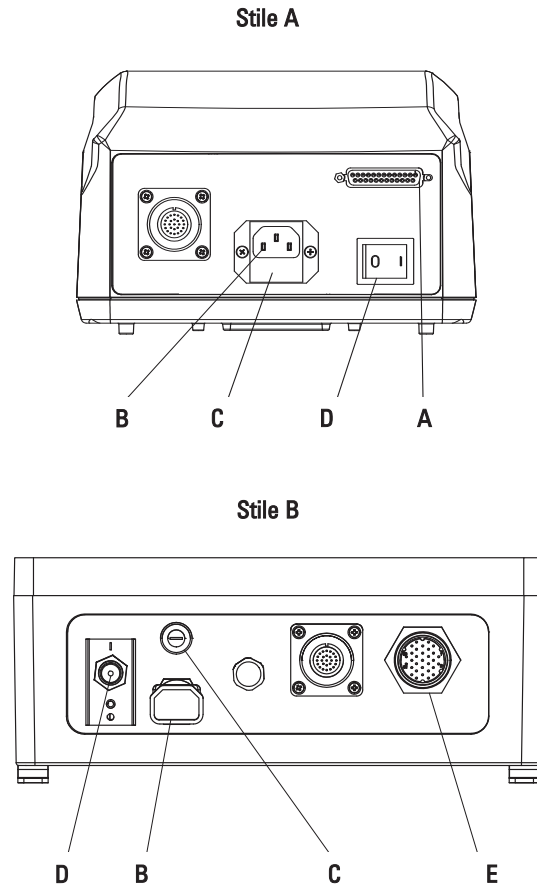


Figura 4-1. Sostituzione dei fusibili

Articolo	Descrizione
A	Presa I/O DB-25 Pin (Stile A)
B	Modulo di ingresso alimentazione IEC
C	Fusibile T6.3A (5×20 mm) – Non sostituire
D	Interruttore – Tutte le impostazioni sono memorizzate
E	Presa I/O 31 Pin (Lavaggio – Stile B)

Pulizia




AVVERTENZA: scollegare l'alimentazione dalla pompa prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia.

Mantenere pulito l'involucro dell'azionamento con detergenti leggeri. Non immergere o usare fluido eccessivo per pulire.

Sezione 5 Diagnostica e risoluzione dei problemi

Tabella della diagnostica e risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa	Rimedio
Il motore non gira. Il display non si illumina.	Manca la corrente	1. Controllare il fusibile e se è difettoso, sostituirlo.
		2. Controllare che l'unità sia collegata a rete e sotto tensione.
		3. Controllare che il cavo di alimentazione sia ben inserito.
		4. Controllare che il cavo della linea non sia spezzato e se è difettoso, sostituirlo.
		5. Restituire l'unità per la riparazione.
Il motore non gira. Il display si illumina.	Telecomando difettoso o Errore di impostazione.	1. Portare l'interruttore sulla posizione OFF.
		2. Controllare che il connettore del cavo del telecomando sia completamente inserito nella presa.
		3. Riapplicare l'alimentazione.
		4. Se il motore non gira, selezionare controllo remoto nel Menu Principale o nel Menu Impostazione e verificare le impostazioni.
		5. Ritornare alla schermata Modalità e verificare che l'icona mostri  Modalità Controllo remoto.
		6. Fare riferimento a <i>Modalità Controllo remoto</i> in questo manuale per maggiori dettagli.
Modalità AVVIO/ARRESTO "ACCESO" senza un'immissione nel connettore I/O	Modalità AVVIO/ARRESTO "ACCESO" senza un'immissione nel connettore I/O	1. Fare riferimento a <i>Modalità Controllo remoto</i> in in questo manuale per maggiori dettagli.
		2. Selezionare "SPENTO" nel menu AVVIO/ARRESTO per il funzionamento senza un'immissione al cavo del connettore I/O.

Definizione degli errori

Errore #2 Eccessiva velocità del motore

Descrizione:	l'azionamento ha superato il valore di velocità comandato.
Condizione/i di errore:	il motore ha superato il valore di velocità comandato del 20%.
Azioni:	l'azionamento si blocca immediatamente. Verificare che il carico sia corretto e spegnere/riaccendere l'azionamento. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Errore 3: Sovraccarico istantaneo

Descrizione:	il motore usa troppa corrente per un breve periodo di tempo.
Condizione/i di errore:	la corrente del motore è oltre il massimo di 4,0 A.
Azioni:	l'azionamento si blocca immediatamente. Verificare che la testa pompante non sia inceppata e che il carico non superi il massimo raccomandato. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Errore 4: Bad Flash Checksum

Descrizione:	il checksum tempo di funzionamento (controllato all'accensione) contiene un valore checksum errato
Condizione/i di errore:	il checksum viene controllato all'accensione per verificare che il valore sia valido.
Azioni:	spegnere/riaccendere l'azionamento. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Errore 7: Bad EEPROM Checksum (Impostazioni)

Descrizione:	EEPROM checksum errato sui valori e le impostazioni dei parametri, o i suoi dati sono fuori range.
Condizione/i di errore:	1) Il valore Checksum in EEPROM non corrisponde al valore calcolato. 2) I dati in EEPROM sono fuori gamma.
Azioni:	l'errore viene eliminato dopo 10 secondi e i parametri ritornano ai valori predefiniti. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Errore 8: Bad EEPROM Checksum (Tar fabbrica)

Descrizione:	errore EEPROM Checksum per tar fabbrica
Condizione/i di errore:	1) Il valore Checksum in EEPROM non corrisponde al valore calcolato. 2) I dati in EEPROM sono fuori range.
Azioni:	l'errore viene eliminato dopo 10 secondi e i parametri ritornano ai valori predefiniti. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Definizioni degli errori (segue)

Errore 9: EEPROM Write Verification Error

Descrizione:	i dati scritti su EEPROM non corrispondono.
Condizione/i di errore:	i valori dei dati non corrispondono.
Azioni:	l'errore viene eliminato dopo 10 secondi e i parametri sono reimpostati. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Errore 10: Bus Over Voltage

Descrizione:	la tensione CA misurata riportata dall'azionamento è troppo elevata.
Condizione/i di errore:	la tensione dell'azionamento supera 260V CA.
Azioni:	la pompa si blocca automaticamente, controllare la tensione della linea di rete. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Errore 11: Bus Under Voltage

Descrizione:	la tensione CA misurata riportata dall'azionamento è troppo bassa.
Condizione/i di errore:	la tensione dell'azionamento è inferiore a 90V CA.
Azioni:	la pompa si blocca automaticamente, controllare la tensione della linea di rete.
NOTA:	questo errore, se visualizzato durante lo spegnimento, viene considerato normale e appropriato. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Errore 12: Motor Stall / Motor Under Speed

Descrizione:	il motore ha ricevuto il comando di mettersi in funzione, ma ha rallentato notevolmente o si è bloccato.
Condizione/i di errore:	la velocità del motore rimane al di sotto del 95% della velocità desiderata per troppo tempo.
Azioni:	il motore riceve il comando di bloccarsi. Verificare che la pompa giri liberamente senza grippaggio. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Errore 14: Ambient Over Temperature

Descrizione:	il motore si riscalda eccessivamente.
Condizione/i di errore:	il valore della temperatura dal motore supera il valore soglia dato.
Azioni:	la pompa si blocca automaticamente. Verificare che la temperatura ambiente sia inferiore a 40° C. Verificare che la pompa giri liberamente e che il flusso d'aria non sia ristretto. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Definizioni degli errori (segue)

Errore 15: Motor Feedback Fault

Descrizione:	le comunicazioni con il motore non sono corrette, non sono più presenti, o un errore di comunicazione di altro genere.
Condizione/i di errore:	nessun dato ritorna sulla porta seriale dal motore.
Azioni:	l'azionamento tenta di bloccare la pompa. spegnere/riaccendere l'azionamento. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Errore 16: Invalid Interrupt or Address

Descrizione:	il software salta su un indirizzo non valido, interruzione non valida, o altro aborto/eccezione (ad esempio, Eccezione aborto dati). Ciò può verificarsi in seguito a riferimenti del puntatore non validi, o corruzione della memoria ram, ecc.
Condizione/i di errore:	sono gestite da un Abort Exception/Interrupt nella CPU e dovrebbero diramarsi alle rispettive funzioni di gestione delle eccezioni.
Azioni:	spegnere/riaccendere l'azionamento per riazzere l'errore. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Errore 18: Watchdog Error

Descrizione:	il programma si è bloccato ma il watchdog non si è aggiornato, vale a dire Blocco del software.
Condizione/i di errore:	l'interruzione è stata attivata in seguito al mancato aggiornamento del watchdog.
Azioni:	spegnere/riaccendere l'azionamento per riazzere l'errore. Se l'errore continua, rivolgersi alla fabbrica.

Sezione 6 Accessori

- | | |
|--|----------|
| 1. Interruttore a pedale con DB-25 maschio | 07523-92 |
| 2. Connettore DB-25 maschio | 07523-94 |
| 3. Interruttore a pedale (NEMA 4X)* | 07575-84 |
| 4. Cavo del telecomando, 31 pin (NEMA 4X)*,
25 piedi (7,62 m) | 07575-80 |

*Unità di azionamento da lavaggio solamente

Sezione 7 Specifiche tecniche

Uscita

Velocità:

Tutti i modelli 0,1 - 650 rpm

Uscita coppia, massima:

Tutti i modelli 520 once-pollice (37,4 kg•cm)
1560 once-pollice avvio

Regolazione di velocità:

Tutti i modelli Linea $\pm 0,1\%$ scala completa
Carica $\pm 0,1\%$ scala completa
Deriva $\pm 0,1\%$ scala completa

Display:

Tutti i modelli LCD 128 × 64 con retroilluminazione LED

Uscite remote:

Tutti i modelli Uscita velocità tensione
(0–10V cc a 1 k Ω min)

Tutti i modelli Uscita velocità corrente
(0–20 mA a 0–600 Ω)

Tutti i modelli Uscita tach.:
(100 - 6,500 Hz, ciclo di lavoro utile 50%, 10 Hz/rpm)

Tutti i modelli Uscita motore in funzione
(Chiusura di contatto normalmente aperta e
normalmente chiusa, 1A a 28V cc)

Ingresso

Limiti di tensione
dell'alimentazione:

Tutti i modelli 90 - 260 Vrms a 50/60 Hz (Ingresso universale)

Corrente, max.:

Tutti i modelli 4,5A a 115 Vrms, o 2,6A a 230 Vrms

Ingressi remoti:

Tutti i modelli AVVIO/ARRESTO, SENSO ORARIO/ANTIORARIO,
ADESCAMENTO (Chiusura di contatto)

Tutti i modelli Ingresso tensione (0–10V cc a 10 k Ω),
 $\pm 50V$ range modalità comune

Tutti i modelli Ingresso corrente
(0–20 mA o 4–20mA a 250 Ω),
 $\pm 50V$ range modalità comune

Costruzione

Dimensioni (Lungh. × Largh. × Alt.):

Modelli da banco

Regolatore: 10,5 pollici × 8,3 pollici × 5 pollici (267 × 209,5 × 27mm)
Azionamento pompa 15,7 x 7,0 x 6,0 pollici (395 x 178 x 152 mm)

Modelli da lavaggio

Regolatore: 9 pollici × 11,8 pollici × 4,5 pollici (229 × 298 × 114mm)
Azionamento pompa: 15,7 pollici x 7 pollici per 6 pollici (395 × 178 × 152 mm)

Peso:

Modelli da banco

Regolatore: 6,8 libbre (3,1 kg)
Azionamento pompa: 21 libbre (9,5 kg)

Modelli da lavaggio

Regolatore: 9,8 libbre (4,5 kg)
Azionamento pompa: 21 libbre (9,5 kg)

Classificazione dell'involucro:

Modelli da banco IP 33 a norma IEC 60529
Modelli da lavaggio IP 66 a norma IEC 60529/NEMA 4X – uso al chiuso

Ambiente

Temperatura, d'esercizio

Tutti i modelli 0° - 40°C

Temperatura di stoccaggio:

Tutti i modelli -25° - 65°C

Umidità (non condensante):

Modelli da banco 10% - 90%
Modelli da lavaggio 10% - 100%

Altitudine:

Tutti i modelli Meno di 2000 metri

Rumorosità:

<70dBa a 1 metro

Grado di inquinamento:

Modelli da banco Grado di inquinamento 2
(Impiego interno – laboratorio, ufficio)
Modelli da lavaggio Grado di inquinamento 3
(Impieghi interni — luoghi riparati)

Resistenza a prodotti chimici:

Modelli da banco Il materiale esposto è in alluminio, plastica ABS e vinile,
i motori sono in alluminio verniciato a polvere
Modelli da lavaggio Il materiale esposto è in acciaio rivestito di poliestere e
alluminio verniciato a polvere

Normativa:

Conforme a ANSI/UL Std 61010-1
Omologato CAN/CSA Std C22.2 No. 61010-1
Questo prodotto è stato collaudato secondo i requisiti della norma CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, seconda edizione, incluso l'Emendamento 1, o versione successiva della stessa norma che incorpora lo stesso livello di requisiti di prova.
(per il marchio CE):
EN61010-1: (Direttiva europea sulla bassa tensione) e
EN61326: (Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica)

Sezione 8 Garanzia, Restituzione del prodotto e Assistenza tecnica

Garanzia

Per garantire le prestazioni ottimali con le pompe MASTERFLEX utilizzare esclusivamente i tubi di precisione MASTERFLEX. L'utilizzo di altri tubi potrebbe rendere nulla la garanzia.

Si garantisce che questo prodotto è esente da difetti di materiale o fabbricazione. Un prodotto difettoso sarà riparato o sostituito gratuitamente, o il prezzo di acquisto sarà rimborsato all'acquirente, a opzione del produttore o distributore, sempre che: (a) la richiesta di intervento in garanzia sia effettuata per iscritto entro i tempi specificati in questa scheda di garanzia, (b) una prova di acquisto sotto forma di atto di vendita o fattura di ricevuta sia fornita insieme alla richiesta e mostri che il prodotto rientra nel periodo di garanzia applicabile, e (c) l'acquirente osservi la prassi per la restituzione definita nei termini e condizioni generali inclusi nel catalogo più recente del produttore o distributore.

Questa garanzia non è applicabile a: (a) difetti o danni che siano causati da: (i) uso improprio del prodotto, (ii) uso del prodotto in modo diverso dal normale e usuale, (iii) incidente o trascuratezza, (iv) collaudo, manutenzione, revisione, riparazione, installazione o stoccaggio impropri, (v) alterazione o modifica non autorizzata, o (b) materiali che abbiano superato la data di scadenza.

QUESTA GARANZIA È L'UNICO RIMEDIO DELL'ACQUIRENTE E IL PRODUTTORE O DISTRIBUTORE NON RICONOSCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, SIA ESPRESSA, IMPLICITA O STATUTARIA, FRA CUI, MA SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ A USO PARTICOLARE. NESSUN DIPENDENTE, AGENTE, O RAPPRESENTANTE DEL PRODUTTORE O DISTRIBUTORE È AUTORIZZATO A VINCOLARE IL PRODUTTORE O DISTRIBUTORE AD ALTRE GARANZIE. IL PRODUTTORE O DISTRIBUTORE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE PER DANNI INCIDENTALI, INDIRETTI, SPECIALI O CONSEGUENTI.

Il periodo di garanzia per questo prodotto è di due (2) anni dalla data di acquisto.

Sezione 8

Garanzia, Restituzione del prodotto
e Assistenza tecnica

Restituzione del prodotto

Al fine di evitare aggravio di costi e ritardi, è necessario contattare il Produttore o venditore autorizzato prima di restituire il prodotto ed ottenerne l'autorizzazione al reso e le istruzioni di spedizione, sia durante che dopo il periodo di garanzia. All'atto della restituzione del prodotto indicarne per iscritto le motivazioni.

Si consiglia di imballare accuratamente a assicurare il prodotto contro possibili danni o perdite durante la spedizione. Qualsiasi danno derivante da carenze di imballo resterà sotto la Vostra responsabilità.

Assistenza tecnica

Contattare il Produttore o venditore autorizzato per qualsiasi informazione relativa all'uso di questo prodotto.

US & Canada only

Toll Free 1-800-MASTERFLEX | 1-800-637-3739

Outside US & Canada

1-847-549-7600 | 1-847-381-7050

***EN809 manufactured by:**

Cole-Parmer Instrument Company
28W092 Commercial Avenue, Barrington, IL 60010
techinfo@masterflex.com | www.masterflex.com